

## Сборка камеры

(для моделей с переходником C-mount-23,2мм)

1. Откройте крышку, закрывающую матрицу. Камеру рекомендуется держать креплением вниз во избежание попадания пыли на матрицу. **Если пыль попала на матрицу, не предпринимайте попыток очистить матрицу самостоятельно.** Для очистки необходимо обратиться к специалисту. В случае, если у камеры не истек гарантийный срок, необходимо обратиться в ЗАО фирму «ГИМЭКС» по адресу 107076 г. Москва, ул. Короленко, д. 1, корп. 8, тел 8(495)989-10-56.
2. Установите адаптер C-mount-23,2мм

## Подключение камеры к компьютеру

Вставьте USB кабель в свободный USB-порт компьютера. Начнется автоматическая установка драйверов.

⚠ *Не используйте удлинители и хабы для подключения камеры.*



Полную версию руководства пользователя и последнюю версию программного обеспечения Вы можете скачать по адресу:

<http://sturman.ru/category/kamery-touptek/>

Гарантийный срок - 1 год с даты продажи. Гарантия не распространяется на приборы, эксплуатировавшиеся с нарушением правил, приведенных в данном руководстве, а также на приборы без отметки о продаже.

По вопросам ремонта обращайтесь по месту покупки.

### Оптовые поставки:

ЗАО фирма «Гимэкс», Москва [www.sturman.ru](http://www.sturman.ru)

e-mail: [info@sturman.ru](mailto:info@sturman.ru)

Отметки о продаже:

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

☎ +7 (495) 989 10 56 (многоканальный)

За дополнительной информацией

☞ обращаться по адресу [info@sturman.ru](mailto:info@sturman.ru)

Посетите наш сайт [WWW.STURMAN.RU](http://WWW.STURMAN.RU)

 **STURMAN**<sup>®</sup>



## Камеры для микроскопов

# ToupCam

Руководство пользователя  
(сборка и подключение)

## Камеры для микроскопов

# TouPCam

Руководство пользователя  
(сборка и подключение)

### Системные требования

#### Поддерживаемые операционные системы:

- Windows © (32-bit & 64-bit) XP (SP2 или SP3) , Vista , 7 ;8,
- Mac OSX
- GNU/Linux (Версия ядра 2.6 или выше)

#### Требования к ПК:

- DirectX 9.0 или старше
- Процессор 2.0 ГГц (рекомендуется двухъядерный процессор с частотой 2.8GHz или выше)
- Наличие порта стандарта USB 2.0 или USB3.0
- CD-ROM
- RAM 2Гб
- HDD 200 Мб

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:


				
Камера	Компакт диск	Кабель USB	Инструкция	Адаптер C-mount-23,2 (не во всех камерах)

### Установка программного обеспечения:

1. Вставьте компакт диск в привод CD-ROM. Автоматически запустится меню.



2. Выберите пункт меню «Install Application» Запустится менеджер установки.
3. Нажмите «NEXT>»
4. Примите лицензионное соглашение кнопкой «I Agree»

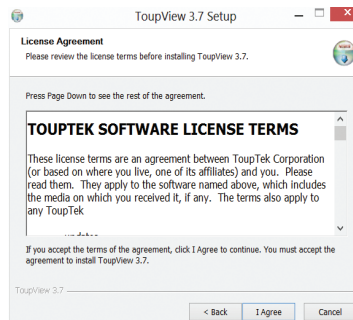

5. Выберите путь для установки и подтвердите, нажав кнопку «Install»
6. Программа устанавливается
7. Подтвердите завершение установки нажав кнопку «Finish» При установке на рабочем столе появится ярлык TouView.

